



MANUAL DO USUÁRIO

AM-10

I. Resumo do Produto

O agitador magnético adota um conceito internacional avançado de design e tecnologia de fabricação, com aparência suave e popular, estrutura compacta e resistente, além de forte versatilidade e operação simples.

Este agitador magnético é usado principalmente para agitar líquidos de baixa viscosidade ou misturas de líquidos sólidos.

II. Visão Geral do Produto



III. Introdução do Produto



IV. Dados do Produto

Modelo

AM-10PRO



Controle	Botão de controle
Tamanho da Base de Trabalho	135mm
Display Digital	Sim
Motor	Motor sem escova
Material da Base de Trabalho	PVC
Volume	2L (H2O)
Velocidade	200-2000 rpm
Tamanho da Barra Magnética	30mm
Motor	Motor sem escova
Potência	10W
Direção de Rotação	Para direita
Nível de Proteção	IP42
Voltagem	100 - 240 V 50 / 60 Hz
Temperatura Permetida	5 - 4°C 80% RH
Tamanho do Produto	168*160*47
Tamanho da Embalagem	250*200*70
G.W. / N. W. (KG)	0.66 / 0.46

Lista de Entrega

AM-10

Corpo > Barra Magnética > Cabo de Energia > Manual do Usuário



V. Uso Correto

- Aplicação

- > É usado principalmente para moléculas de sangue híbrido e outras amostras que necessitam de mistura.

- Uso

- > É amplamente utilizado como ferramentas experimentais instituições de grande conhecimento, proteção ambiental, saneamento, prevenção de epidemias, indústria química, água de torneira e tratamento médico.

- Passos para o uso

AM-10

- > Conecte o cabo no plugue e vire-o para a direita para ligar
 - > Gire para ajustar a velocidade
 - > Vire para a esquerda para desligar

▲ Ambiente de utilização do instrumento

- > Uso interno
- > Altitude: $\leq 2000\text{m}$
- > A faixa de temperatura de trabalho do instrumento é $+5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- > A faixa de temperatura aplicável deste instrumento é $\leq 80\%$
- > Não ter vibração e fluxo de ar ao redor que afete o desempenho
- > Não ter poeira condutora, gás explosivo ou gás corrosivo no ar ao redor
- > Manter uma distância segura de 10cm antes e depois do instrumento estiver em uso

▲ Precauções de segurança

- > É estritamente proibido desconectar e conectar a fonte de energia e alternar o botão liga/desliga com as mãos molhadas com líquido!
- > É estritamente proibido desconectar o plugue de energia quando o instrumento estiver trabalhando!
- > É estritamente proibido limpar e fazer a manutenção deste instrumento quando ele está ligado!
- > É estritamente proibido instalar este instrumento em uma superfície desnivelada, oscilante e com tremedeira!

SÓ HÉLICES