

SÓ HÉLICES



MANUAL DO USUÁRIO

AMA-10

I. Resumo do Produto

O agitador magnético com aquecimento adota um conceito internacional avançado de design e tecnologia de fabricação. Possui a vantagem de uma estrutura firme, compacta e bonita, com alta versatilidade e operação simples. É um instrumento raro para pesquisa científica e experimentos.

Este agitador magnético com aquecimento é usado principalmente para agitar e aquecer em baixas viscosidades ou misturas de líquidos sólidos.

II. Visão Geral do Produto



III. Introdução do Produto



Botão de controle de temperatura
Gire o botão para ajustar a temperatura.

Botão de controle de velocidade
Gire o botão para ajustar a velocidade.

Chave de alimentação
Pressione o botão para iniciar/pausar.

IV. Dados do Produto

Modelo

AMA-10PRO



Motor	Motor sem escova
Volume	2L (H2O)
Velocidade	200-1500 rpm
Tempo	Não
Controle	Botões de controle
Tamanho da Barra Magnética	30 mm
Tamanho da Base de Trabalho	135 mm
Material da Base de Trabalho	revestimento cerâmico de aço inoxidável
Temperatura	260°C
Sensor de Temperatura	Não
Potência	200W
Voltagem	AC 110 V
Tamanho do Produto	225*155*90

Lista de Entrega

AMA-10

Corpo > Barra Magnética >
Cabo de Energia > Manual do Usuário



V. Uso Correto

- Aplicação

- > É usado principalmente para agitar e aquecer líquidos ou misturas com líquidos sólidos com baixa viscosidade.

- Uso

- > É amplamente utilizado como ferramentas experimentais em faculdades e universidades, proteção ambiental, saúde, prevenção de epidemias, indústria química, água de torneira, tratamento médico e outros setores.

- Passos para o uso

AMA-10

- > Ligue o aparelho

- > Gire o botão esquerdo para ajustar a temperatura. A luz vermelha vai ascender e começar o aquecimento. Gire para a esquerda para desligar a função de aquecimento

- > Ajuste a velocidade com o botão direito, ascendendo a luz verde para começar a misturar. Gire-o para a esquerda e desligue a função de misturar

- (Nota: Este modelo não tem função de temporização)

⚠ Ambiente de utilização do instrumento

- > Uso interno
- > Altitude: $\leq 2000\text{m}$
- > A faixa de temperatura aplicável deste instrumento é $\leq 80\%$
- > Não ter vibração e fluxo de ar ao redor que afete o desempenho

⚠ Precauções de segurança

- > É estritamente proibido desconectar e conectar a fonte de energia e alternar o botão liga/desliga com as mãos molhadas com líquido!
- > É estritamente proibido desconectar o plugue de energia quando o instrumento estiver trabalhando!
- > É estritamente proibido limpar e fazer a manutenção deste instrumento quando ele está ligado!
- > É estritamente proibido instalar este instrumento em uma superfície desnivelada, oscilante e com tremedeira!

SÓ HÉLICES