



MANUAL DO USUÁRIO

SH-10

I. Resumo do Produto

Este agitador mecânico adota um conceito internacional avançado de design e tecnologia de fabricação, com aparência suave e popular, estrutura compacta e resistente, além de forte versatilidade e operação simples, o que o torna um bom equipamento para pesquisa científica.

Este agitador mecânico é usado principalmente para agitar os líquidos de altas viscosidades, como as misturas de líquidos mistos e de líquidos sólidos.

II. Visão Geral do Produto



III. Introdução do Produto



IV. Dados do Produto

Modelo

SH-10Pro



Velocidade

100-1000rpm

Incremento de Velocidade

/

Intervalo Tempo

0 - 24h

Vol. de Agitação

10L

Viscosidade Máxima

10000mPas

Motor

Motor sem escova

Torque Máximo

20N.cm

Faixa de Mandril

1-10mm

Potência

36W

Penetração na Base

Não

Display Digital

Não

Tamanho

145*70*195mm

Voltagem

24V1.5A

Lista de Entrega

SH-10

Corpo > Base > Hastes de aço inox > Chaves > Mufas > Cinta > Cabo de energia > Hélices > Manual do Usuário



V. Uso Correto

- Aplicação

- > É usado principalmente para misturar produtos contendo alta viscosidade, mistos e sólidos.

- Uso

- > É amplamente utilizado para experimentos de diversos campos, como em faculdades e universidades, saneamento, proteção ambiental, indústria química e tratamento médico.

- Passos para o uso

SH-10

- > Conecte o cabo no plugue e vire-o para a direita para ligar

- > Gire para ajustar a velocidade

- > Vire para a esquerda para desligar

- (Observação: este modelo não possui temporizador.)

⚠ Ambiente de utilização do instrumento

- > Uso interno
- > Altitude: $\leq 2000\text{m}$
- > A faixa de temperatura de trabalho do instrumento é $+5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- > A faixa de temperatura aplicável deste instrumento é $\leq 80\%$
- > Não ter vibração e fluxo de ar ao redor que afete o desempenho
- > Não ter poeira condutora, gás explosivo ou gás corrosivo no ar ao redor
- > Manter uma distância segura de 10cm antes e depois do instrumento estiver em uso

⚠ Precauções de segurança

- > É estritamente proibido desconectar e conectar a fonte de energia e alternar o botão liga/desliga com as mãos molhadas com líquido!
- > É estritamente proibido desconectar o plugue de energia quando o instrumento estiver trabalhando!
- > É estritamente proibido limpar e fazer a manutenção deste instrumento quando ele está ligado!
- > É estritamente proibido instalar este instrumento em uma superfície desnivelada, oscilante e com tremedeira!

SÓ HÉLICES