

SÓ HÉLICES



MANUAL DO USUÁRIO

SH-30

I. Resumo do Produto


Este agitador mecânico adota um conceito internacional avançado de design e tecnologia de fabricação, com aparência suave e popular, estrutura compacta e resistente, além de forte versatilidade e operação simples, o que o torna um bom equipamento para pesquisa científica.

Este agitador mecânico é usado principalmente para agitar os líquidos de altas viscosidades, como as misturas de líquidos mistos e de líquidos sólidos.

II. Visão Geral do Produto



III. Introdução do Produto

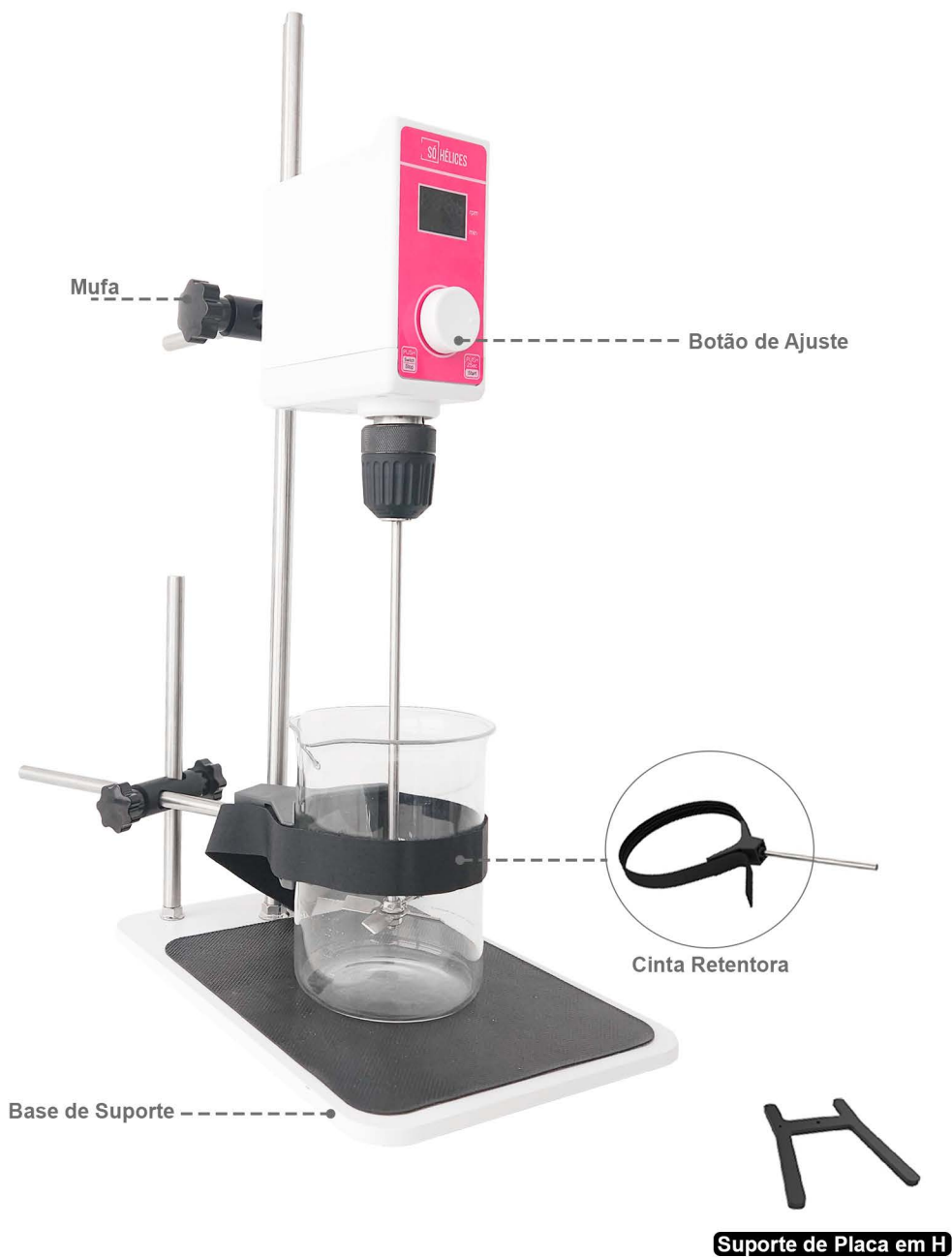

IV. Dados do Produto

Modelo	SH-30Pro
--------	----------



Velocidade	50-1200rpm
------------	------------

Incremento de Velocidade	10rpm
--------------------------	-------

Intervalo Tempo	0 - 24h
-----------------	---------

Vol. de Agitação	20L
------------------	-----

Viscosidade Máxima	16000mPas
--------------------	-----------

Motor	Motor sem escova
-------	------------------

Torque Máximo	30N.cm
---------------	--------

Faixa de Mandril	1-10mm
------------------	--------

Potência	60W
----------	-----

Penetração na Base	Sim
--------------------	-----

Display Digital	Sim
-----------------	-----

Tamanho	145*70*195mm
---------	--------------

Voltagem	24V2.5A
----------	---------

Lista de Entrega

SH-30

Corpo > Base > Hastes de aço inox > Chaves > Mufas > Cinta > Cabo de energia > Hélices > Manual do Usuário



V. Uso Correto

- Aplicação

É usado principalmente para misturar produtos contendo alta viscosidade, mistos e sólidos.

- Uso

É amplamente utilizado para experimentos de diversos campos, como em faculdades e universidades, saneamento, proteção ambiental, indústria química e tratamento médico.

- Passos para o uso

SH-30

- > Conecte o aparelho na energia e ligue-o
 - > Dê um toque no botão para trocar a estação (rotação e tempo)
 - > Gire o botão para ajustar os parâmetros após seleção da estação (tempo --:-- modo de trabalho contínuo)
 - > Será iniciado quando pressionar o botão por 2 segundos
 - > Será parado quando apertar o botão durante o uso
- Atenção: Durante o processo de uso, você só consegue ajustar a rotação, não o tempo. (Será confirmado automaticamente após 2 segundos ao ajustar o botão para os parâmetros adequados).

⚠ Ambiente de utilização do instrumento

- > Uso interno
- > Altitude: $\leq 2000\text{m}$
- > A faixa de temperatura de trabalho do instrumento é $+5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- > A faixa de temperatura aplicável deste instrumento é $\leq 80\%$
- > Não ter vibração e fluxo de ar ao redor que afete o desempenho
- > Não ter poeira condutora, gás explosivo ou gás corrosivo no ar ao redor
- > Manter uma distância segura de 10cm antes e depois do instrumento estiver em uso

⚠ Precauções de segurança

- > É estritamente proibido desconectar e conectar a fonte de energia e alternar o botão liga/desliga com as mãos molhadas com líquido!
- > É estritamente proibido desconectar o plugue de energia quando o instrumento estiver trabalhando!
- > É estritamente proibido limpar e fazer a manutenção deste instrumento quando ele está ligado!
- > É estritamente proibido instalar este instrumento em uma superfície desnivelada, oscilante e com tremedeira!

SÓ HÉLICES